

液体菌株冻存管 (含 30%甘油, 不含磁珠)

使用说明书

**[产品名称]**

液体菌株冻存管 (含 30%甘油, 不含磁珠)

**[产品货号]**

DC01

**[产品规格]**

1.5 毫升/支, 50 支/盒

**[产品用途]**

用于菌株的冻存, -80°C~-10°C保存。

**[主要成分]**

脑心浸液肉 (BHI), 30%甘油。

**[储存条件]**

见产品标签。

**[使用说明]**

从非选择性平板上挑取新鲜菌落至冻存管中, 制成约  $10^8$  cfu/mL 以上菌液, 混匀后, 放置 -80°C 或 -40°C 冰箱保存。储存菌株时, 建议保存管的有效期仍有一年或以上。

**[产品生物学指标]**

冻存管解冻后将质控菌转接至合适的培养基中, 于  $36 \pm 1^\circ\text{C}$  培养 18-24h 后, 结果如下:

菌株	生长情况	结果
鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028	+++++	浑浊
蜡样芽孢杆菌 CMCC63303	+++++	浑浊
大肠埃希氏菌 ATCC25922	+++++	浑浊
金黄色葡萄球菌 ATCC6538	+++++	浑浊
铜绿假单胞杆菌 CMCC10104	+++++	浑浊

**[废物处理]**

一切含菌的试验材料应置于  $121^\circ\text{C}$  下湿热灭菌 30 min 之后, 按规定的处理方式处理。

液体菌株冻存管 (含 30%甘油, 不含磁珠)

使用说明书

**[产品名称]**

液体菌株冻存管 (含 30%甘油, 不含磁珠)

**[产品货号]**

DC01

**[产品规格]**

1.5 毫升/支, 50 支/盒

**[产品用途]**

用于菌株的冻存, -80°C~-10°C保存。

**[主要成分]**

脑心浸液肉 (BHI), 30%甘油。

**[储存条件]**

见产品标签。

**[使用说明]**

从非选择性平板上挑取新鲜菌落至冻存管中, 制成约  $10^8$  cfu/mL 以上菌液, 混匀后, 放置 -80°C 或 -40°C 冰箱保存。储存菌株时, 建议保存管的有效期仍有一年或以上。

**[产品生物学指标]**

冻存管解冻后将质控菌转接至合适的培养基中, 于  $36 \pm 1^\circ\text{C}$  培养 18-24h 后, 结果如下:

菌株	生长情况	结果
鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028	+++++	浑浊
蜡样芽孢杆菌 CMCC63303	+++++	浑浊
大肠埃希氏菌 ATCC25922	+++++	浑浊
金黄色葡萄球菌 ATCC6538	+++++	浑浊
铜绿假单胞杆菌 CMCC10104	+++++	浑浊

**[废物处理]**

一切含菌的试验材料应置于  $121^\circ\text{C}$  下湿热灭菌 30 min 之后, 按规定的处理方式处理。