

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：氨苄青霉素 LB 琼脂配套试剂

英文名称：Additives For Ampicillin LB Agar

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0670	冻干试剂	10 支/盒

【产品用途】

每支添加于 100mL (028335) 培养基中配成氨苄青霉素 LB 琼脂培养基。

【配方成分】

配方	含量 (每支)
氨苄青霉素	0.01g

【使用方法】

- 西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。
- 试剂的使用方法：每支加入 1mL 无菌生理盐水或无菌水，使试剂完全溶解，再每支添加于已灭菌并冷却至 50℃ 左右的 100mL (028335) 基础培养基中，混匀制成完整的氨苄青霉素 LB 琼脂培养基。

【储存条件与保质期】

2-8℃ 避光保存，有效期见产品标签。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2023 年 01 月 01 日