

SR0490 兔血浆纤维蛋白原 (RPF) 琼脂配套试剂说明书

用 途:

每两支添加于 90ml (024042) 培养基基础中。

成份 (两支):

牛纤维蛋白原	0.375g	胰酶抑制剂	2.5mg
亚碲酸钾	2.5mg	兔血浆	2.5ml

(西林瓶开启示意图)

使用方法:

1 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示

2 试剂的使用方法: 取两支配套试剂, 每支加入 5ml 预热至 37℃ 的无菌生理盐水, 使试剂完全溶解, 然后添加于 45-50℃ 90mL (024042) 培养基基础中。

贮 存: 2~8℃

规 格: 10 支/盒

有 效 期: 见标签



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333-8877/8876

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com