

## SR0550 Muller-Kauffmann 氏四硫磺酸钠肉汤配套试剂使用说明书

用 途:

含碘液 2ml/支和煌绿 1ml/支, 分别添加于 100mL (023032) 中配成 Muller-Kauffmann 氏四硫磺酸钠肉汤。

成 份:

碘液 (每支):

碘片	0.4g
碘化钾	0.5g
蒸馏水	2ml

煌绿 (每支):

煌绿	1mg
蒸馏水	1ml

使用方法:

1. 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示

2 试剂的使用方法: 碘液和煌绿各 1 支添加于 100ml (023032) 中配成 Muller-Kauffmann 氏四硫磺酸钠肉汤; 试剂在开盖后, 未使用完请放回包装盒子内避光保存。

贮 存: 2~8℃

规 格: 2×5 支/盒

(西林瓶开启示意图)



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333 转 8877 (分机)

Http://www.huankai.com E-mail: Webmaster@huankai.com